



## Funktionsprinzip der Gewo Glas - Pipettenspüler

**1.** Pipetten beliebig sortiert mit der Spitze nach oben in den Pipettenkorb stellen bzw. sammeln.

**2.** Pipetten im Tragekorb (max. 4 Kg) von oben in den Spüler stellen u. starten.

**6.** Pipetten bei bis zu 130° C trocknen oder im Korb feucht entnehmen.

### 6 Schritte zu analysereinen Glaspipetten

**3.** Flüssiges Reinigungsmittel aus 5 l Vorratsbehälter wird automatisch dosiert.

**5.** Mehrfachspülen mit Brauch- und VE-Wasser. Die erste Spülung kann als Neutralisation erfolgen

**4.** Reinigungsbad wird automatisch je nach Bedarf bis zu 95 ° C erhitzt. (Desinfektion bei 10 Minuten 93 °C)